

バクトロンは
米国理化学機器メーカー/シェルドン社が取り扱う嫌気性チャンパーシステムおよび関連製品のブランド名です。

シェルドンには様々な理化学研究機器がございます。
カタログご希望・お問い合わせなど、お気軽にご相談ください。



バクトロン嫌気性チャンパー CO₂インキュベーター 多目的インキュベーター ラブアーマーヒーズドライブシステム 恒温水槽(一般、振とう式、特殊) オープン(一般、真空、その他)

設置について

- 室温15~30℃・湿度80%以下、壁面から10cm以上離れた場所での使用を想定して設計されています。
- 直射日光が当たる場所や冷暖房機の吹出口の直下など、温度変化の影響を受ける場所はお避けください。
- 高温多湿の場所、人通りが多い場所はお避けください。
- 設置場所は各機種の使用温度範囲や希望設定温度を考慮のうえ決定してください。
- 埃が少ない場所、頑丈で水平な場所に設置してください。
- 電源は単相100Vの専用ブレーカーを備えた専用コンセントをご使用ください。
- テーブルタップ・分岐ソケット・延長コードなどをご使用にならないでください。アースは必ずお取り付けください。
- 休止時はガスボンベの元コックを閉めてください。
- ご使用には、混合圧縮ガス(窒素90%・水素5%・二酸化炭素5%)、レギュレーター、触媒カートリッジ再生用オープン(180℃まで加熱できるオープン)、予備用スリーブをご用意ください。バクトロックス低酸素チャンパーには窒素ガスボンベと二酸化炭素ガスボンベを使用します。

保証について

- 製品の保証期間は1年間です。(消耗品は対象外)
- 保証期間後の保守点検・定期点検等のメンテナンスも実施いたします。(有料)


仕様・デザイン・価格変更および生産中止など、予告なく実施される場合がございます。納品までに期間を要する場合もございます。掲載の数値などはメーカーによる基準値につき、ご使用条件により異なる場合があります。あくまでも選定の目安としてご覧ください。各種研究に応じて安全に関する知識および経験を有する指導者のもとでご使用ください。ご使用前には破損等がないか確認し、テスト・点検を行い、安全を確認した上でご使用ください。不良・破損などによって誘発される二次的損失については対応はいたしかねます。予めご理解のほどお願いします。印刷物のため、実物と色が多少異なる場合がございます。

お問い合わせは下記へ

シェルドン社輸入総代理店
INOX 東栄株式会社
www.labinox.co.jp

シェルドン社輸入総代理店
INOX 東栄株式会社

- Anaerobic Chambers
- Hypoxic Chamber
- Accessories

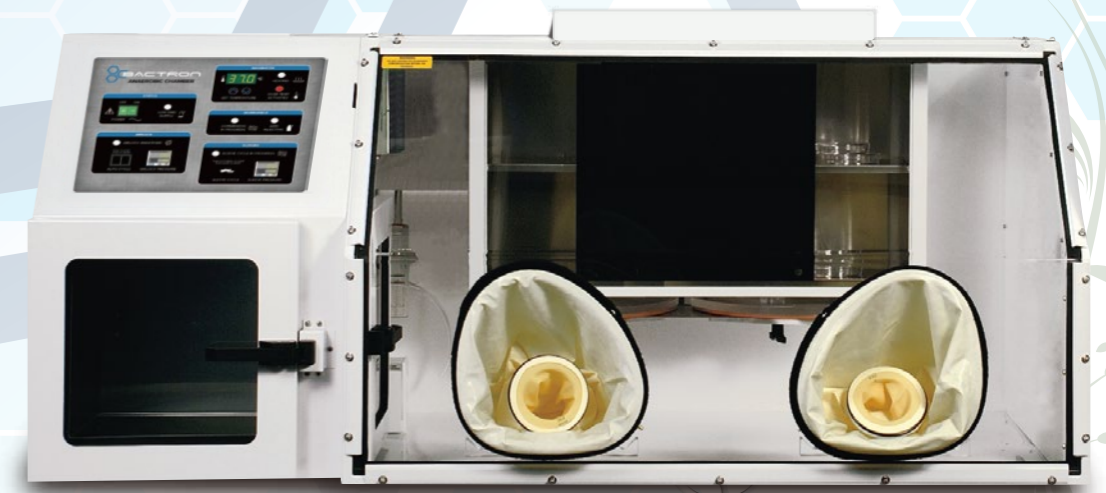

バクトロン BACTRON Anaerobic Chambers

嫌気性チャンパー

嫌気性チャンパー 低酸素チャンパー



シエルラブ嫌気性チャンバー・バクトロンシリーズは世界的に認められた嫌気性チャンバーです。


シエルラブの嫌気性チャンバー・バクトロンシリーズは、腕を直接挿入可能なスリーブカフシステムを採用。グローブ方式とは違い、指先での繊細な作業が可能のため、作業時間短縮と精度向上を実現。嫌気性サンプルへの影響を最小限に抑制すると同時に、ステンレスとアクリルガラスによる安定した本体構造のため、研究者がストレスを感じることなく作業することが可能です。



チャンバー内の培養庫と作業スペースは扉で分離されているため培養庫の温度精度が高いことに加えて、作業スペースでは室温での快適な作業が可能。外部からの備品の取り込み時間も短いなど、その機能性からバクトロンシリーズは世界の研究者に認められています。



バクトロンシリーズ各部名称

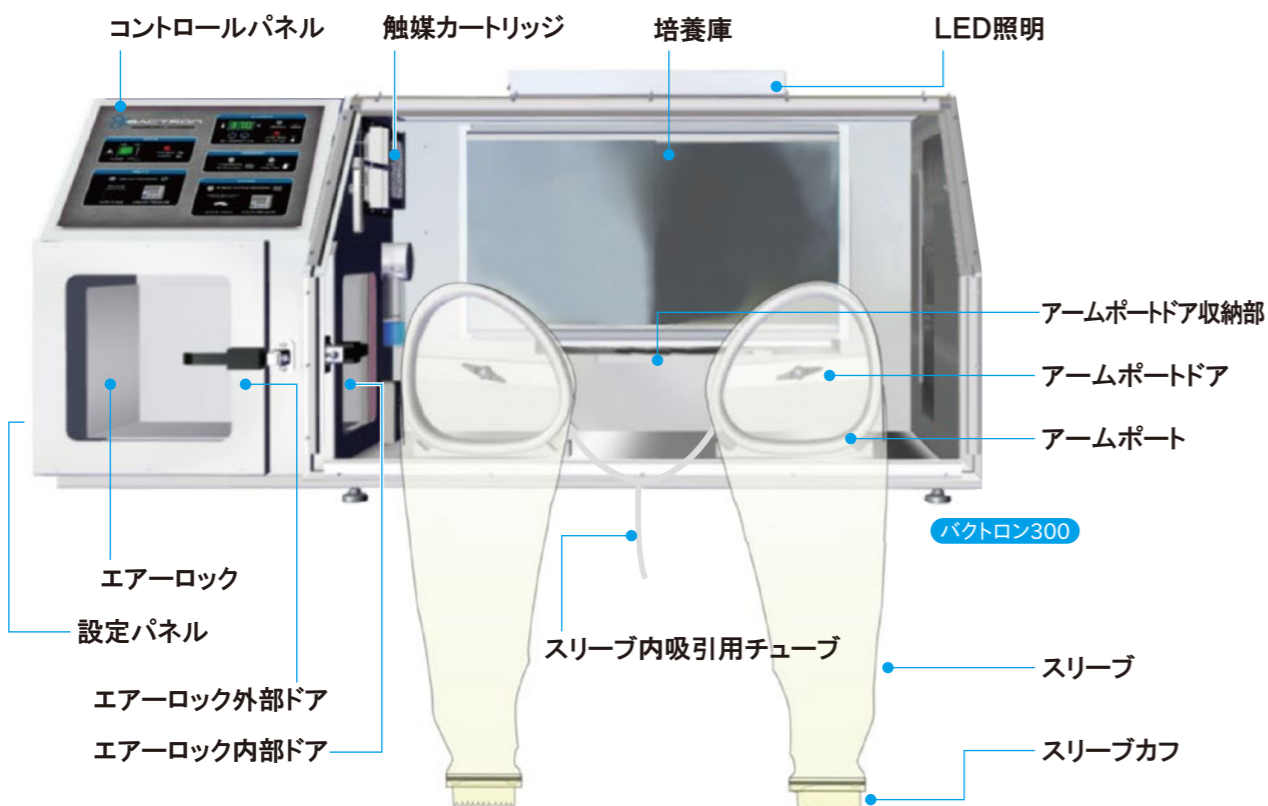

効率的な作業を実現したスリーブカフシステム

バクトロンシリーズの効率的な操作性を支えるスリーブカフシステム。シエルラブは20年以上にもわたる嫌気性チャンバーの製品改良を経て、研究者にとって最良の使い心地を提供できるスリーブカフシステムを完成させました。研究者と試料へのストレスを最低限に抑えられる画期的かつ合理的な操作システムです。

腕に密着するスリーブカフ



伸縮性に優れたラテックス製スリーブカフが腕にフィットして外気の侵入を防止。腕を直接チャンバー内に入れることができ、作業精度と効率性が飛躍的に向上します。ご注文時にスリーブカフのサイズをご指定いただけます。

作業時間とストレスを削減



従来のグローブ式とは異なり腕を直接挿入できるため、手先を使った作業性に優れています。グローブ式のように蒸れたり手のひらに汗をかかないため、あらゆる面で作業時間とストレスを削減可能です。

スリーブ内の空気は作業前に除去




作業開始前にスリーブ内に溜まっている空気は、フットペダルを1回踏むだけでポンプによる完全自動吸引が可能。自動のため吸引量に個人差がなく、誰が使用してもチャンパー内への酸素の混入を極限まで抑えられます。



スリーブカフシステムの使用方法




1. スリーブやスリーブカフに亀裂や破れがないか確認します。

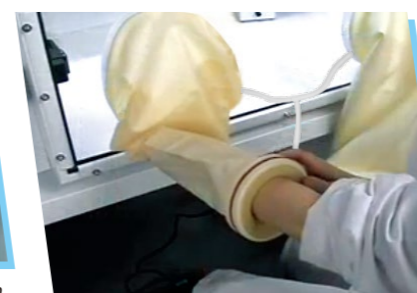

2. 腕とスリーブカフの間に隙間ができないように注意して、スリーブに腕を通します。



3. アームポードアを閉じた状態でフットペダルを踏み、スリーブ内にたまった空気を抜きます。

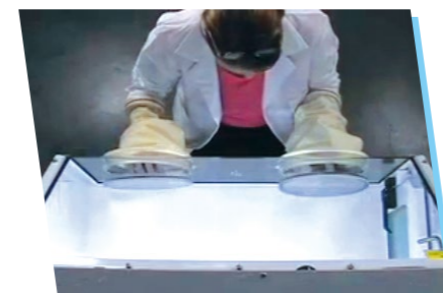

4. スリーブ内の空気の吸引が完了したらアームポードアを開けて、腕をチャンパー内に入れます。



5. アームポードアを培養庫下の収納部に収納し、作業スペースを確保します。(バクトロン600除く)



6. 作業スペースが広く、グローブ式ではないためストレスがなく、繊細かつ確実に素早い作業が可能です。

● 時間短縮と安全性を備えた 広いエアロック

バクトロンシリーズのエアロックは、業界内でも最大級の広さを持つだけでなく嫌気化の時間も短く、不意な操作ミスでチャンパー内の嫌気性を損なわないように安全対策が施されています。一度に持ち込める量が多く、待ち時間を削減したことで、すべての研究者の方がストレスを感じることなく作業することが可能です。

● 比類ない広さと嫌気化の速さ




工エアロックは39.6Lの容量があり、業界内でも最大級の大きさを誇っています。また、嫌気化の所要時間も短く、最短でわずか102秒でエアロックが嫌気化されます。(サイクル数が3回の場合)

● 嫌気化サイクルを設定可能




ボタンを押すだけで自動的に嫌気化されます。空気吸引とガス充填を1サイクルとして、1回の嫌気化処理において、サイクル数を3・4・5回の中から設定可能です。サイクル数が多いほど厳格な嫌気性が確保されます。

● 嫌気環境を守るオートロック機能

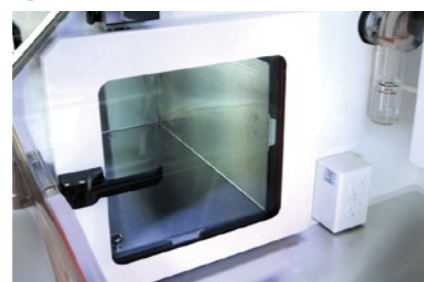

嫌気化中はドアがロックされるため誤ってドアを開けることがなく、チャンパー内の嫌気環境が損なわれることはありません。初めて作業をする方や疲れている時にもミスを起こさない設計が施されています。

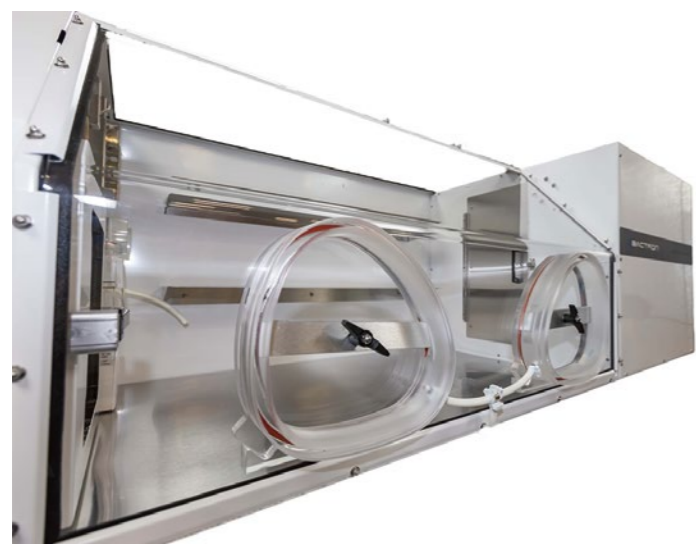

● 厳格な嫌気性環境を確保する 充実した対策

バクトロンシリーズは嫌気性環境を確かなものにするため、スリーブカフシステムとあわせて、酸素の浸入を防止する機能や、侵入してしまったわずかな酸素も除去する各種機能が備わっています。

● 密閉を確保するアームポートドア



作業終了時にチャンパー内部からアームポートを密閉できるアームポートドアが付属。ドアにはOリングがありアームポートと密着するため、作業終了後も嫌気性を確保可能です。

● わずかな酸素も除去する触媒カートリッジ



使用時にわずかな酸素が浸入した場合でも、チャンパー内の水素と触媒カートリッジ内のパラジウムを酸素と反応させることで水蒸気化し、結露制御機能を通して処理されます。

● チャンパー内は常に陽圧



チャンパーの内圧は嫌気性確保のため一定の陽圧でコントロールされています。万が一、スリーブカフと腕の間に僅かな隙間が生じても影響を最小限に抑えられます。

● 快適で効率的な作業を支える 数多くの工夫

その他にも、バクトロンシリーズにはストレスがない快適な作業性を実現する様々な機能を備えています。チャンパー内に備え付けられた培養庫は扉で仕切られているため、内と外それぞれ温度干渉することがなく、作業への影響もありません。本体の構造が頑丈なため落ち着いた研究することが可能です。

● 簡易チャンパーとは全く異なる構造



ステンレス製の本体と硬質アクリルガラスにより、頑丈に設計されています。簡易的なチャンパーとは違い、作業時も揺れることがなく、安定した環境で作業可能です。

● 広い作業視野とクリアな視界



透明性が高い硬質アクリルガラスのため、歪みがなく明るい快適な視野を確保しています。チャンパー内の結露や曇りを防止する制御機能により、視界もクリアです。

● 分離式培養庫による安定した培養



遮光性の扉で分離されており、室温+5℃~70℃の設定範囲で安定した培養が可能。庫内にはサーキュレーターがあり、温度均一性±1.0℃のムラのない均一な培養が可能です。

● チャンパー内にコンセントを配置




スターラーや攪拌装置などによる培養作業に対応するため、チャンパー内にはコンセントが配置されています。嫌気性サンプルを外に出すことなく、安全な環境で作業することが可能です。

● 操作が簡単なコントロールパネル



コントロールパネルには、培養庫の温度設定、エアロック操作、各機能の作動状況を示すランプなど、常時必要な主要機能が集約されています。デジタル表示のため操作が簡単です。

● 各種設定を集約した設定パネル

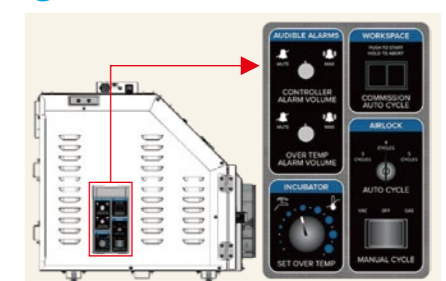

工エアロックの嫌気化サイクルの回数設定、培養庫の過熱防止設定、各種アラームの音量設定など、通常の作業時には使用しない各種設定スイッチ類が集約されています。

● 触媒カートリッジはオープンで再生可能



オープンによる180℃での加熱により、触媒カートリッジ内のパラジウムを再生可能です。(使用毎の加熱を推奨。加熱再生処理時交換用の触媒カートリッジのご用意を推奨)

● 流入ガスを浄化するHEPAフィルター



チャンパー内を満たすガスは、流入時にHEPAフィルターを通過し浄化されます。チャンパー内への埃などの流入を防止し、清潔な状態を維持します。

● 吸引ポンプを本体内に格納し静音化




作業開始前のスリーブ内の空気吸引や、エアロックの嫌気化時に吸引するポンプは音が静かで、本体内に格納されているため、運転音は最小限に抑えられています。

【嫌気性チャンバー】

● バクトロンシリーズ 各モデルのご紹介

● BACTRON300/バクトロン300

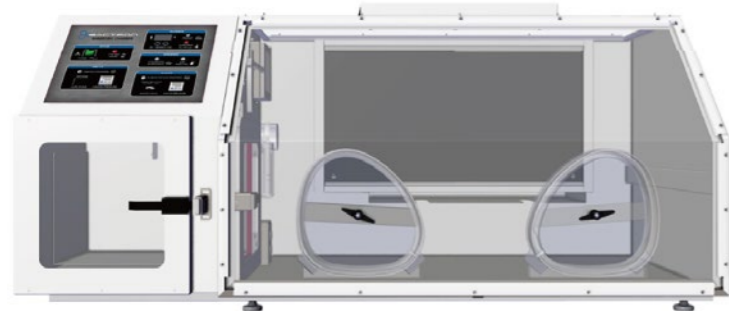

バクトロン300はバクトロンシリーズの基本性能を網羅したスタンダードモデルです。効率的な作業に必要なスペースを備え、培養庫・エアロックともに十分な容量が確保されています。機能的でバランスが良くバクトロンシリーズの中で最も普及しているモデルです。

● BACTRON600/バクトロン600



バクトロン600はバクトロン300の機能をそのまま網羅しつつ、作業スペースの右側に直結式の大型培養庫を持つモデルです。多量のサンプルを扱う際など、外部のインキュベーターからサンプルを移動するリスクを回避できるため、安全で効率的な作業が可能です。

● BACTRON900/バクトロン900



バクトロン900はバクトロンシリーズの中で最も多量のサンプルを培養保管できるハイエンドモデルです。庫内と作業スペースの右側に培養庫があり、双方ともに扉で仕切られているため、最大900枚までのシャーレを安定した温度で保管することが可能です。

● 各モデル概要

品名	Bactron300 バクトロン300	Bactron600 バクトロン600	Bactron900 バクトロン900
本体サイズ(幅×奥×高)	158.3×81.3×69.1cm	224.8×82.6×83.3cm	224.8×82.6×83.3cm
作業スペースサイズ(幅×奥×高)	105.9×73.4×63.5cm	105.9×73.4×63.5cm	105.9×73.4×63.5cm
作業スペース容量	453L	453L	453L
培養庫容量	39.6L	130.0L(回転式棚)	130L(回転式棚)+39.6L(庫内)
培養シャーレ収納目安	300枚	600枚	600枚+300枚
エアロックサイズ(幅×奥×高)	40.6×25.4×29.2cm	40.6×25.4×29.2cm	40.6×25.4×29.2cm

【嫌気性チャンバー】

● BACTRON300/バクトロン300


作業
スペース
453L

培養庫
39.6L

シャーレ
収納目安
300枚

幅106cm×奥73cmの作業スペース、
効率的でバランスのとれた嫌気性チャンバー

バクトロン300は作業スペース、培養庫、エアロックの容量ともに十分な作業効率を得られる嫌気性チャンバーです。106cm×73cmの広い作業スペースがあり、培養庫は室温+5℃~70℃までの温度範囲で制御でき、シャーレ300枚を収納可能です。バクトロンシリーズの中で最も普及しているベーシックモデルです。

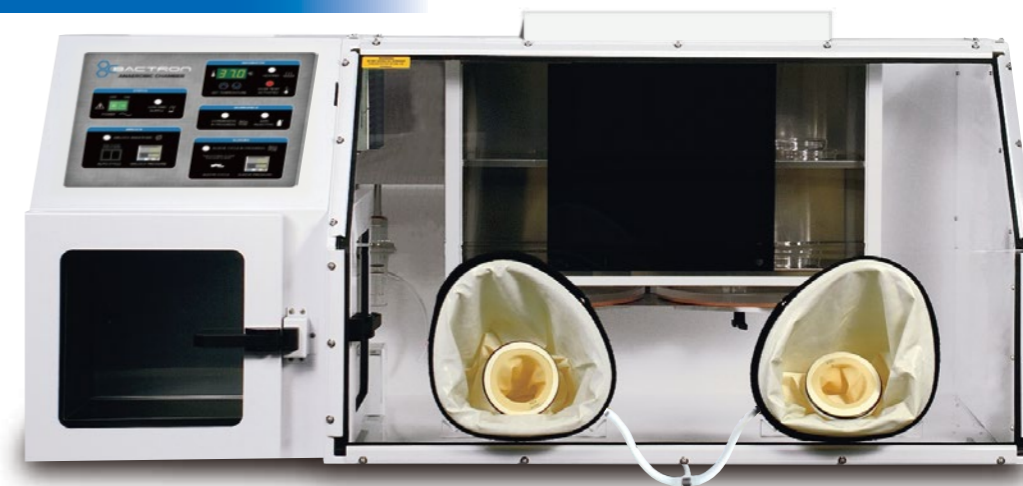


快適な作業性を確保

- 素手での作業が可能なスリーブカフシステム(米国特許)
- 隅々に手が届くように設計されたアームポート開口部(米国特許)
- 視界が広く作業しやすい前面アクリルガラス
- チャンバー上部に培養庫を分離し、室温で広い作業スペースを確保
- 視界を遮る結露やくもりを防止する制御器を装備
- スリーブアセンブリーなどの各種部品付属※1

厳格な嫌気性を実現

- ステンレスと硬質アクリルガラスによる厳格な密閉構造
- スリーブ内の空気は真空フットペダルで作業前に吸引
- 嫌気状態でのサンプル・備品の持込が迅速にできるエアロック
- 浸入した微量酸素を除去するパラジウム触媒カートリッジ
- チャンバー内のガスは流入時にHEPAフィルターで浄化

設置イメージ(別売スタンド使用時)

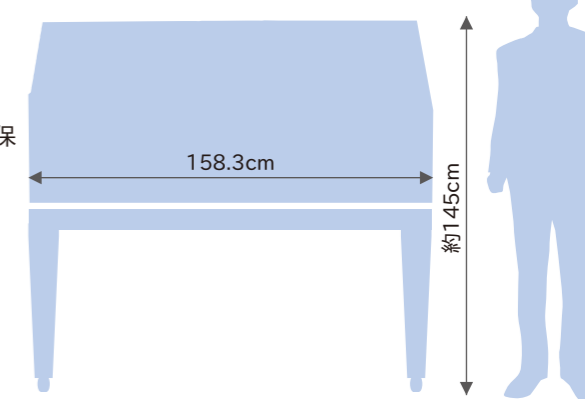

- 作業スペース(幅×奥×高)
105.9×73.4×63.5cm
- 培養庫使用温度範囲
室温+5℃~70℃
- 培養庫温度均一性
±1.0℃(37℃)

※1 ■ スリーブサイズはご注文時にS・M・Lの中からご指定いただけます(発注後のサイズ変更はご容赦願います)。アメリカサイズのため、S→M相当、M→L相当、L→XL相当となります。
■ スリーブアセンブリーには、スリーブカフ(2枚)、スリーブ(2枚)、スリーブカフリング(2個)、スリーブカフ用O-リング(4個)、スリーブ固定用面ファスナー(2本)が含まれています。
■ レギュレーターは付属しません。

嫌気性チャンバー バクトロン300仕様

型番	BACTRON300
外部寸法(w×d×h)	158.3×81.3×69.1cm
作業スペース寸法(w×d×h)	105.9×73.4×63.5cm
作業スペース容量	453L
エアロック寸法(w×d×h)	40.6×25.4×29.2cm
エアロック容量	36.5L
エアロック嫌気化時間目安	3サイクル:102秒,4サイクル:132秒,5サイクル:162秒
培養庫寸法(w×d×h)	69.9×21.6×34.3cm
培養庫容量	39.6L
培養庫シャーレ収納目安	300枚
培養庫温度範囲	室温+5℃~70℃
培養庫温度均一性	±1.0℃(37℃時)
電源	120または115V※2
電力	1320W(最大)
内部電源コンセント	2ヶ所
重量	138kg(梱包時248kg)
別売スタンド寸法(w×d×h)	156.0×76.2×76.2cm

※2:付属アップトランスにより100→120Vへ昇圧するため100V電源で性能に問題なくご使用いただけます。
【注】室温15~30℃、周囲湿度80%以下、標高2000m以下、壁面・上部とも10cm以上離れた場所での使用を想定して設計されています。


【嫌気性チャンバー】
BACTRON600/バクトロン600

作業
スペース
453L

培養庫
130.0L

シャーレー
収納目安
600枚

広い作業スペースと独立式培養庫、
快適性と機能性を追求した嫌気性チャンバー

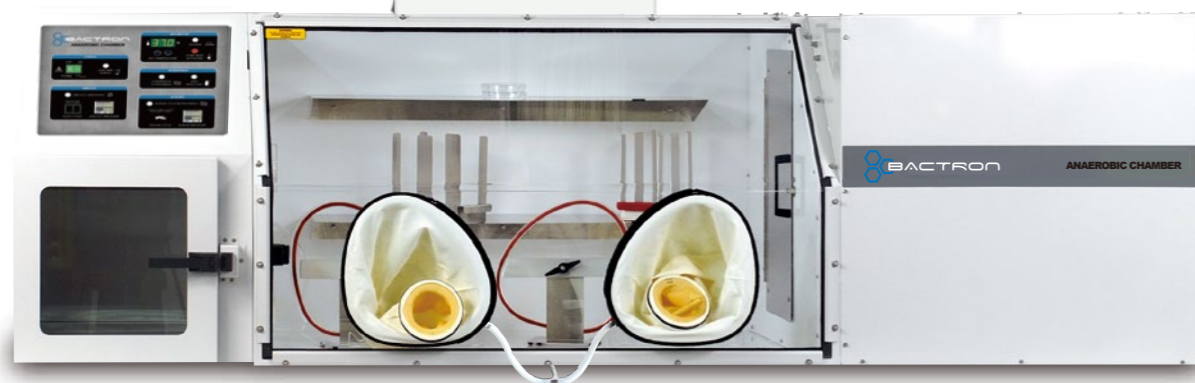

バクトロン600は、チャンバー右側に600枚のシャーレーを収納する独立培養庫を備えた、バクトロンシリーズの中でも充実した嫌気環境培養モデルです。チャンバー内に培養庫はなく、ゆとりある106cm×73cmの作業スペースを実現。チャンバー内に培養庫を追加装備し計900枚までシャーレーを収納可能なバクトロン900(次ページ)もございます。

快適な作業性を確保

- 最高600枚のシャーレーを収納できる独立培養庫(回転式棚)
- 素手での作業が可能なスリーブカフシステム(米国特許)
- 隅々に手が届くように設計されたアームポート開口部(米国特許)
- 視界が広く作業しやすい前面アクリルガラス
- チャンバー内に培養庫がなく、室温で広い作業スペースを確保
- 視界を遮る結露やくもりを防止する制御器を装備
- スリーブアセンブリなどの各種部品付属 ※1



扉で分離された独立培養庫(回転式棚)

厳格な嫌気性を実現

- ステンレスと硬質アクリルガラスによる厳格な密閉構造
- スリーブ内の空気は真空フットペダルで作業前に吸引
- 嫌気状態でのサンプル・備品の持込が迅速にできるエアロック
- 浸入した微量酸素を除去するパラジウム触媒カートリッジ
- チャンバー内のガスは流入時にHEPAフィルターで浄化

嫌気性チャンバー バクトロン600仕様

型番	BACTRON600
外部寸法(w×d×h)	224.8×82.6×83.3cm
作業スペース寸法(w×d×h)	105.9×73.4×63.5cm
作業スペース容量	453L
エアロック寸法(w×d×h)	40.6×25.4×29.2cm
エアロック容量	36.5L
エアロック嫌気化時間目安	3サイクル:102秒,4サイクル:132秒,5サイクル:162秒
培養庫寸法(φ×h)	直径59.7×47.0cm(回転式棚)
培養庫容量	130L
培養庫シャーレー収納目安	600枚
培養庫温度範囲	室温+5°C~70°C
培養庫温度均一性	±1.0°C(37°C時)
電源	120または115V※2
電力	1320W(最大)
内部電源コンセント	2ヶ所
重量	187kg(梱包時336kg)
別売スタンド寸法(w×d×h)	225.0×76.2×74.0cm

※2:付属アップトランスにより100→120Vへ昇圧するため100V電源で性能に問題なくご使用いただけます。
【注】室温15~30°C、周囲湿度80%以下、標高2000m以下、壁面・上部とも10cm以上離れた場所での使用を想定して設計されています。

- 作業スペース(幅×奥×高)
105.9×73.4×63.5cm
- 培養庫使用温度範囲
室温 **+5°C~70°C**
- 培養庫温度均一性
±1.0°C(37°C)

※1 ■スリーブサイズはご注文時にS・M・Lの中からご指定いただけます(発注後のサイズ変更はご容赦願います)。アメリカサイズのため、S→M相当、M→L相当、L→XL相当となります。
■スリーブアセンブリには、スリーブカフ(2枚)、スリーブ(2枚)、スリーブカフリング(2個)、スリーブカフ用O-リング(4個)、スリーブ固定用面ファスナー(2本)が含まれています。
■レギュレーターは付属しません。


【嫌気性チャンバー】
BACTRON900/バクトロン900

作業
スペース
453L

培養庫
計169.6L

シャーレー
収納目安
計900枚

最大900枚のシャーレーを培養可能、
バクトロンシリーズ最大の嫌気性チャンバー

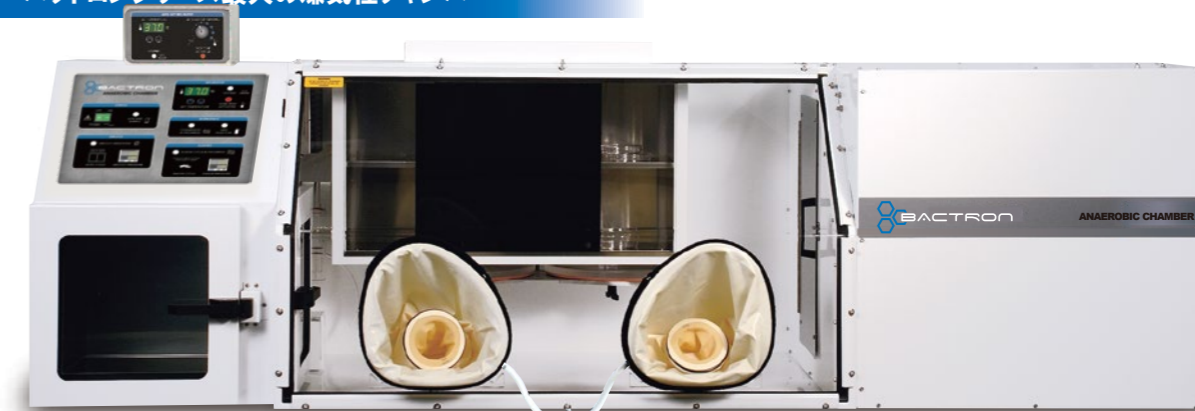


バクトロン900は、106cm×73cmの作業スペース、チャンバー右側に600枚のシャーレーを収納する独立培養庫(回転式棚)、そしてチャンバー内にも300枚のシャーレーを収納可能な培養庫を持つ、バクトロンシリーズの中で最も充実した嫌気環境培養モデルです。培養庫が2箇所に分かれていることで目的に応じたサンプルの区別も可能です。

快適な作業性を確保

- 独立培養庫とチャンバー内培養庫にシャーレー900枚まで収納
- 素手での作業が可能なスリーブカフシステム(米国特許)
- 隅々に手が届くように設計されたアームポート開口部(米国特許)
- 視界が広く作業しやすい前面アクリルガラス
- 室温で広い作業スペースを確保
- 視界を遮る結露やくもりを防止する制御器を装備
- スリーブアセンブリなどの各種部品付属 ※1

設置イメージ(別売スタンド使用時)

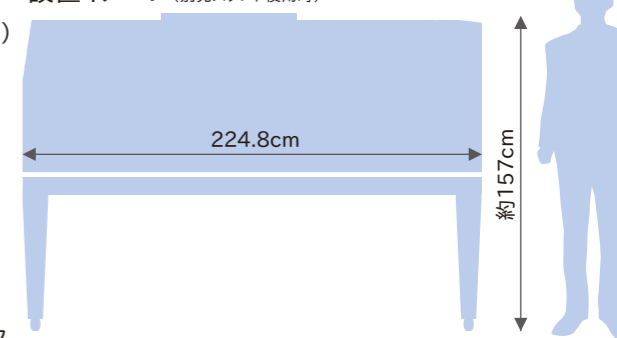

厳格な嫌気性を実現

- ステンレスと硬質アクリルガラスによる厳格な密閉構造
- スリーブ内の空気は真空フットペダルで作業前に吸引
- 嫌気状態でのサンプル・備品の持込が迅速にできるエアロック
- 浸入した微量酸素を除去するパラジウム触媒カートリッジ
- チャンバー内のガスは流入時にHEPAフィルターで浄化

嫌気性チャンバー バクトロン900仕様

型番	BACTRON900
外部寸法(w×d×h)	224.8×82.6×83.3cm
作業スペース寸法(w×d×h)	105.9×73.4×63.5cm
作業スペース容量	453L
エアロック寸法(w×d×h)	40.6×25.4×29.2cm
エアロック容量	36.5L
エアロック嫌気化時間目安	3サイクル:102秒,4サイクル:132秒,5サイクル:162秒
培養庫寸法(w×d×h)	直径59.7×47.0cm(回転式棚)+69.9×21.6×34.3cm(チャンバー内)
培養庫容量	計169.6L(回転式棚:130L+チャンバー内:39.6L)
培養庫シャーレー収納目安	計900枚(回転式棚:600枚+チャンバー内:300枚)
培養庫温度範囲	室温+5°C~70°C
培養庫温度均一性(37°C時)	±1.0°C(回転式棚)、±1.0°C(チャンバー内)
電源	120または115V※2
電力	1680W(最大)
内部電源コンセント	2ヶ所
重量	215kg(梱包時360kg)
別売スタンド寸法(w×d×h)	225.0×76.2×74.0cm

※2:付属アップトランスにより100→120Vへ昇圧するため100V電源で性能に問題なくご使用いただけます。
【注】室温15~30°C、周囲湿度80%以下、標高2000m以下、壁面・上部とも10cm以上離れた場所での使用を想定して設計されています。

- 作業スペース(幅×奥×高)
105.9×73.4×63.5cm
- 培養庫使用温度範囲
室温 **+5°C~70°C**
- 培養庫温度均一性
チャンバー内培養庫 **±1.0°C(37°C)**
独立培養庫 **±1.0°C(37°C)**

※1 ■スリーブサイズはご注文時にS・M・Lの中からご指定いただけます(発注後のサイズ変更はご容赦願います)。アメリカサイズのため、S→M相当、M→L相当、L→XL相当となります。
■スリーブアセンブリには、スリーブカフ(2枚)、スリーブ(2枚)、スリーブカフリング(2個)、スリーブカフ用O-リング(4個)、スリーブ固定用面ファスナー(2本)が含まれています。
■レギュレーターは付属しません。

【関連製品】

BACTROX/バクトロックス低酸素チャンバー

作業スペース 388L
培養庫 48.0L
シャーレー収納目安 300枚

1~20%の低酸素環境を再現、
精密な制御が可能な低酸素チャンバー

バクトロックスはバクトロン嫌気性チャンバーと異なり、微好気性細菌学、低酸素組織・細胞培養用として、培養全工程において、希望の酸素条件下で作業可能です。

1~20%の精密な酸素濃度制御、1~20%の二酸化炭素濃度制御も可能。いずれも0.1%単位で設定でき、設定値に応じて窒素ガス・二酸化炭素ガス・外気の流入量を自動的に決定しチャンバー内を調節します。

低酸素作業用に特化した装置のため、より迅速な細菌や細胞の成長を促進し、ダメージをより少なく抑えることが可能です。




正確な低酸素性を実現

- 1~20%の酸素および二酸化炭素濃度を0.1%単位で設定可能
- ステンレスと硬質アクリルガラスによる厳格な密閉構造
- 窒素ボンベ・二酸化炭素ボンベを使用(酸素ボンベは不使用)

快適な作業性を確保

- 素手での作業が可能なスリーブカフシステム(米国特許)
- 隅々に手が届くように設計されたアームポート開口部(米国特許)
- 視界が広く作業しやすい前面アクリルガラス
- チャンバー上部に培養庫を分離し、室温で広い作業スペースを確保
- 高温状態でも視界を遮る結露やくもりを防止する制御器を装備
- サンプル・備品の持込が可能なバキュームレスエアロック
- スリーブ内の空気吸引は不要、真空ポンプやフットペダルがなくシンプルな構造
- スリーブアセンブリー付属※1

設置イメージ(別売スタンド使用時)

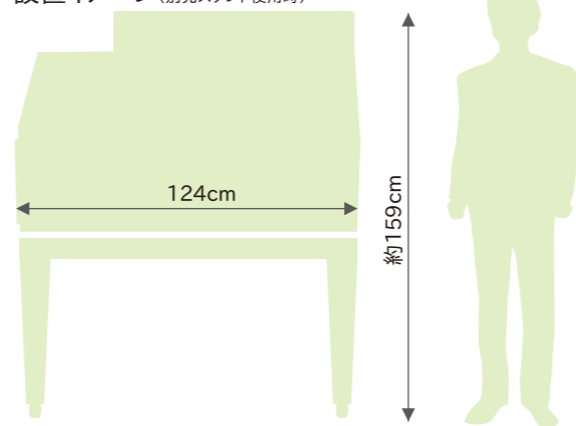

低酸素チャンバー バクトロックス仕様

型番	BACTROX
外部寸法(w×d×h)	124.0×79.5×82.5cm
作業スペース寸法(w×d×h)	83.8×72.4×64.0cm
作業スペース容量	388L
エアロック寸法(w×d×h)	23.0×27.5×23.0cm
エアロック容量	14L
エアロック低酸素化時間目安	60秒
培養庫寸法(w×d×h)	70.0×20.0×34.0cm
培養庫容量	48L
培養庫シャーレー収納目安	300枚
培養庫温度範囲	室温+5°C~70°C
培養庫温度均一性	±1.0°C(37°C時)
電源	120または115V※2
電力	420W(最大)
内部電源コンセント	2ヶ所
重量	112kg(梱包時218kg)
別売スタンド寸法(w×d×h)	124.0×76.2×76.2cm

※2: 付属アップトランスにより100→120Vへ昇圧するため100V電源で性能に問題なくご使用いただけます。
【注】室温15~30°C、周囲湿度80%以下、壁面・上部とも10cm以上離れた場所での使用を想定して設計されています。

【嫌気性チャンバー・低酸素チャンバー用】

オプション部品・適合表

【過去に旧モデル(アームポートの形状が真円状)のバクトロン・バクトロックスをご購入の方へ】
アームポート形状が変更されているため、オプション品をご購入の際は別途お問い合わせください。

型番	品名	バクトロン300	バクトロン600	バクトロン900	バクトロックス
990738S	スリーブアセンブリー[付属スリーブカフ:Sサイズ](両手)※1※2	○	○	○	○
990738M	スリーブアセンブリー[付属スリーブカフ:Mサイズ](両手)※1※2	○	○	○	○
990738L	スリーブアセンブリー[付属スリーブカフ:Lサイズ](両手)※1※2	○	○	○	○
3600500	スリーブカフ[Sサイズ](2枚)※1	○	○	○	○
3600501	スリーブカフ[Mサイズ](2枚)※1	○	○	○	○
3600502	スリーブカフ[Lサイズ](2枚)※1	○	○	○	○
6400590	スリーブカフリング[S・M・Lサイズ共通](1個)※3	○	○	○	○
SL9045	スリーブカフ用O-リング[S・M・Lサイズ共通](1個)※3	○	○	○	○
3600521	スリーブ[S・M・Lサイズ共通](2枚)	○	○	○	○
6000509	アームポートドア用O-リング(23cm径)(1個)	○	○	○	○
3450507	エアロック用ガスケット(31×31cm)(1個)	○	○	○	○
3450506	エアロック用ガスケット(23×23cm)(1個)	○	○	○	○
9990759	パラジウム触媒カートリッジ(触媒含む)	○	○	○	○
1060502	触媒(約0.45kg/パック)	○	○	○	○
5110729	シャーレーラック(高さ11枚×2列、チャンバー内培養庫用)	○	○	○	○
5110730	シャーレーラック(高さ13枚×2列、回転棚培養庫用)	○	○	○	○
2002-B	タンクスイッチ	○	○	○	○
2005	レギュレーター※4	○	○	○	○
9000511	フロアスタンド(バクトロン300用)	○	○	○	○
9000512	フロアスタンド(バクトロン600・900用)	○	○	○	○
9000510	フロアスタンド(バクトロックス用)	○	○	○	○

※1: アメリカサイズのため、S→M相当、M→L相当、L→XL相当となります。 ※2: セット内容: スリーブカフ(2枚)、スリーブ(2枚)、スリーブカフリング(2個)、スリーブカフ用O-リング(4個)、スリーブ固定用面ファスナー(2本) ※3: スリーブカフリングとスリーブカフ用O-リングは1個単位の販売となります。ご注意ください。 ※4: 当レギュレーターの接続口は正ネジです。タンク調達時にはネジ形状にご注意ください。

【バクトロン・バクトロックスをご注文の方へ】
上記オプション部品のうち、スリーブアセンブリー・アームポートドア用O-リング・エアロック用ガスケット・パラジウム触媒カートリッジ・ステンレス製シャーレーラックは本体に付属しています(バクトロックスにはスリーブアセンブリー・アームポートドア用O-リング・エアロック用ガスケット・ステンレス製シャーレーラックが付属しています)。全機種ともレギュレーターは付属しません。



- 作業スペース(幅×奥×高)
83.8×72.4×64.0cm
- 培養庫使用温度範囲
室温 **+5°C~70°C**
- 培養庫温度均一性
±1.0°C(37°C)

※1 ■スリーブサイズはご注文時にS・M・Lの中からご指定いただけます(発注後のサイズ変更はご容赦願います)。アメリカサイズのため、S→M相当、M→L相当、L→XL相当となります。
■スリーブアセンブリーには、スリーブカフ(2枚)、スリーブ(2枚)、スリーブカフリング(2個)、スリーブカフ用O-リング(4個)、スリーブ固定用面ファスナー(2本)が含まれています。
■レギュレーターは付属しません。